

Allegra X-22 台式离心机操作

除了进行室温离心，为使转头迅速达到温度的平衡，应对转头进行预冷或预热。低温离心时可采取在所需温度和 2000rpm 条件下进行 30 分钟运转的方法使离心机预冷。

1. 电源开关按至 ON ，按 OPEN DOOR 键打开腔门。
2. 安装转头，任何情况下，转头均需平衡运行。
3. 关闭离心机门并向下轻按，直听到两个门锁的锁紧声。
4. 输入运行参数：

选择转头号——ROTOR，▲或▼，ENTER。

设定运转速度——RPM，▲或▼或 RCF，▲或▼。

设置运行时间——TIME，▲或▼。

设定运行温度——TEMP，▲或▼。

选择加速模式（0 至 9）——ACCEL，▲或▼。

选择减速模式（0 至 9）——DECEL，▲或▼。

核对所有参数无误，并锁紧机门，按 ENTER 键和 START 键。

5. 设定时间计算至 0，或按 STOP 键或按 FAST STOP 键结束运行。
6. 转头停止后，OPEN DOOR 亮，按 OPEN DOOR 键，门锁释放打开门。
7. 卸下转头，关闭电源。

转头参数：

Allegra X-22 Series Centrifuges	离心头	MAX RPM	MAX RCF	离心管数目*体积
	F2402H	26000	60460	24*2.0/1.5 ml
	F0850	16500	28620	8*50 ml
	F1010	26000	57430	10*10 ml
	SX4250	4500	5450	4*250 ml 64*5 ml 20*30 ml